

AUNTY



UNCHAINED
LABS

引领蛋白质稳定性分析


Aunty是一款全能型高通量蛋白质稳定性表征工具。凭借差式扫描全光谱荧光 (DSF)、静态光散射 (SLS) 和动态光散射 (DLS) 技术，Aunty在热变性实验和聚集实验中大放异彩——在升温过程中每分钟至多读取96孔板的整板样品。筛选成堆的候选分子、条件或配方，根据需要进行任意次数的技术重复。Aunty以前所未有的数据分辨率获得海量的结果，因此您可以以极快的速度找到您的理想配方。

- 溶解温度: T_m , T_{onset}
- 聚集: T_{agg} , T_{size}
- 胶体稳定性: k_D , B_{22} , G_{22}
- 长期稳定性
- 病毒载体稳定性




轻松加样

全新的Aunty板是用于稳定性表征的96孔石英玻璃耗材，可提供一流的光学性能以及几乎与任何样品的化学兼容性。在不到一分钟的时间内完成加样，比起参加长达一小时的会议，仅需写一封邮件的时间即可快速完成一堆稳定性实验。每孔仅需8 μL 样品，并且易于密封，因此您可以放心将样品在里面，无需担心样品遭遇污染的问题。

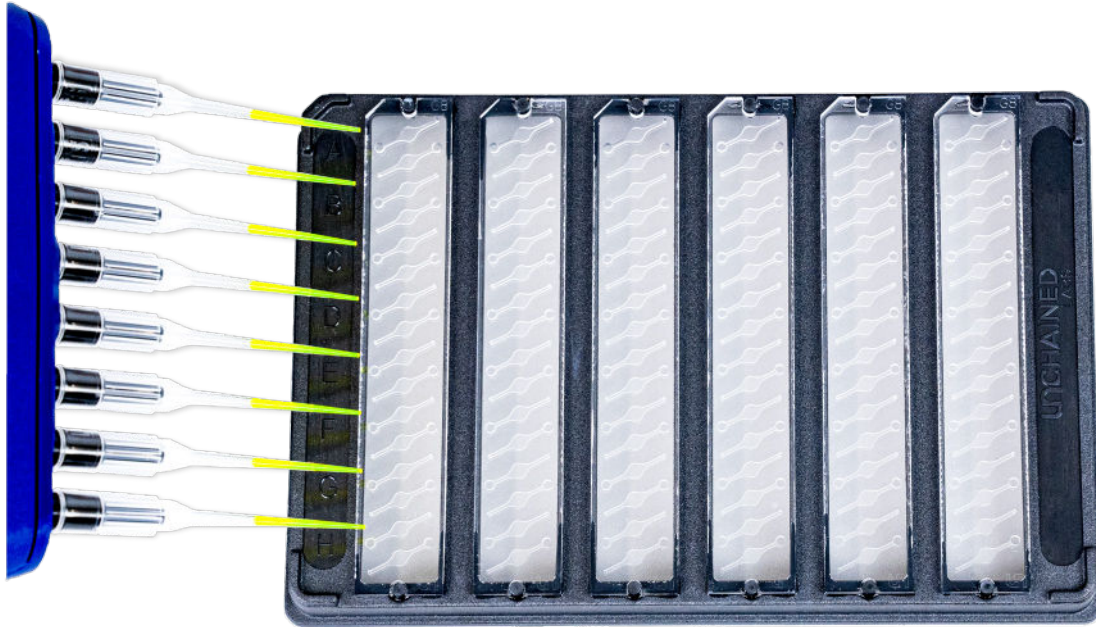


G. O. A. T. 数据

Aunty为蛋白质稳定性数据采集时间和质量设定了标准。其全光谱荧光使用内源荧光或报告染料来追踪蛋白质溶解度，无论哪种方法都能让您对蛋白质一览无遗。叠加一流的光散射数据，以确保您看到整个稳定性图景。Aunty的动态和静态光散射监测器对聚集具有卓越的灵敏度，因此，您可以立刻发现蛋白质是否发生聚集以及它与蛋白质溶解的关系。从每种测量模式独立收集大量数据或同时运行它们——Aunty给出了全新的了解蛋白质稳定性的出色解决方案。

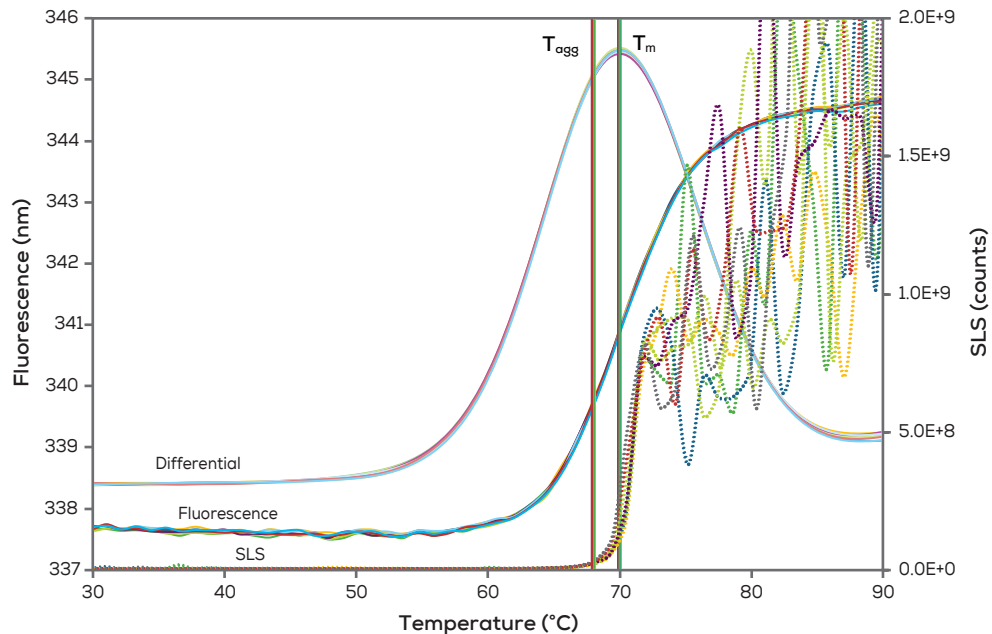


关注聚集

Aunty的光散射确保您不会错过样品中的聚集。其令人惊叹的SLS模块能够超灵敏地检测出早期形成的聚集体，而符合ISO标准的DLS模块则可以密切关注即使是极低含量的聚集体的流体动力学尺寸。Aunty会同时监测两者，因此您可以知道聚集是否已经在样品制备过程中发生，还是生在热升温实验期间。

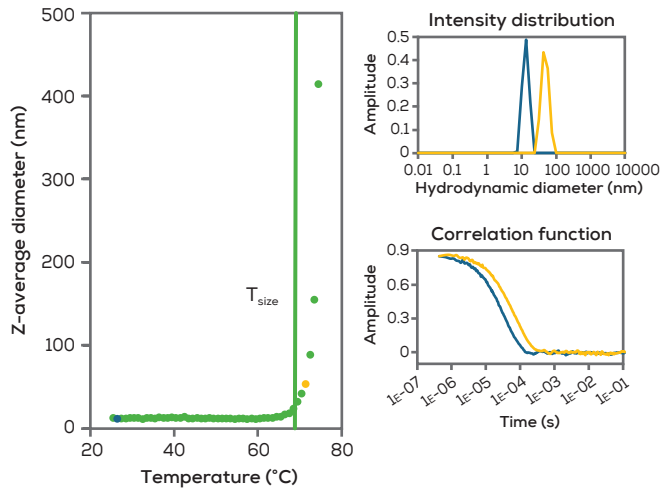


快速了解胶体稳定性

立即了解您的蛋白质是否适应它的配方，或者是否有聚集的迹象。使用Aunty设置您的胶体稳定性实验，一次性记录 k_D 、 B_{22} 和 G_{22} 数据。96孔板的通量使您可以大胆地测试不同的条件。当您完成这个实验后，还可以在不同的温度下再次检测它，看看是否会改变任何趋势。

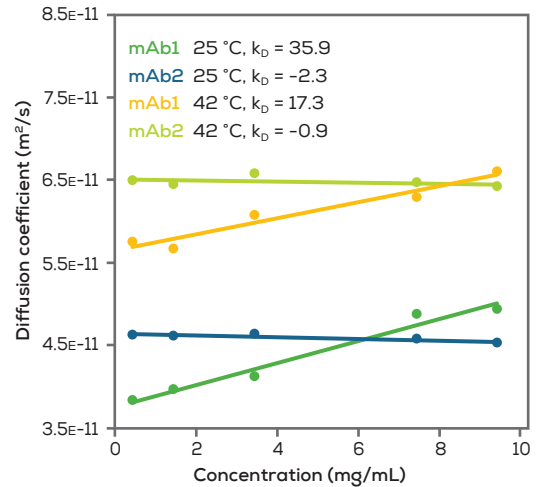


加速长期稳定性实验

传统的长期稳定性测试繁琐且复杂，所以您宁愿选择推迟。Aunty会帮助您了解您的蛋白质是否可以走得更远，而您仍有时间选择更好的候选配方。Aunty搭载了专用应用程序，可让您在实验中监测样品数小时或数天。如果你不想把Aunty困在一个实验中，还可以选择不检测时把样品保存在保温箱里。无论哪种方式，您的样品在Aunty板中都是安全可靠的。

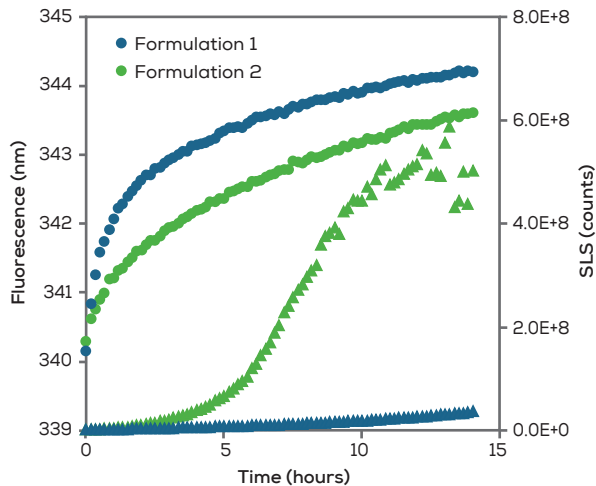



满载而归

没有有效载荷，病毒载体就失去了意义！但是，这些有价值的载荷可能会偷偷溜走，并毁掉您最初为优化载体而做的所有工作。Aunty的全光谱荧光具有独特的能力，能够追踪基因组的逃逸和衣壳的稳定性，这样您就可以知道您的载体是否完好无损，或者您的有效载荷是否正在潜逃。

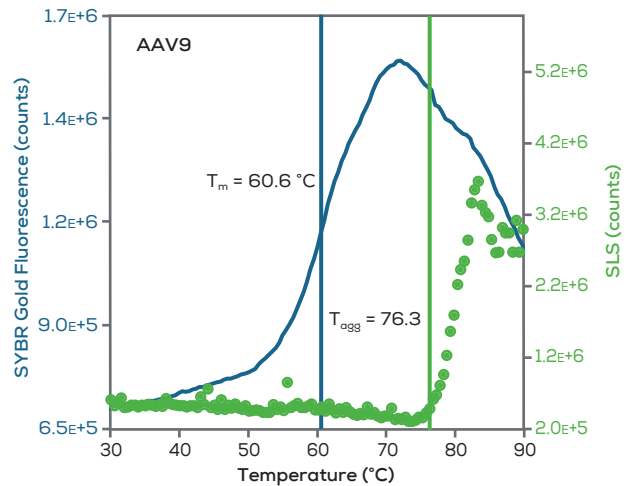

丝滑的数据分析

轻松完成实验，获得好的数据——分析也非常灵活简单。只需单击几下，您就可以选择您的应用程序，加载样品列表并让Aunty设置参数。如果是一个特殊的实验，您可以自己控制并设置所有细节。Aunty的软件可以让你一次性分析多达384个样品中的任意一个、多个甚至全部数据，即使它们是在不同日期运行的。叠加图表以比较结果，快速识别趋势，让您在一杯咖啡的时间内得到准确的结论。

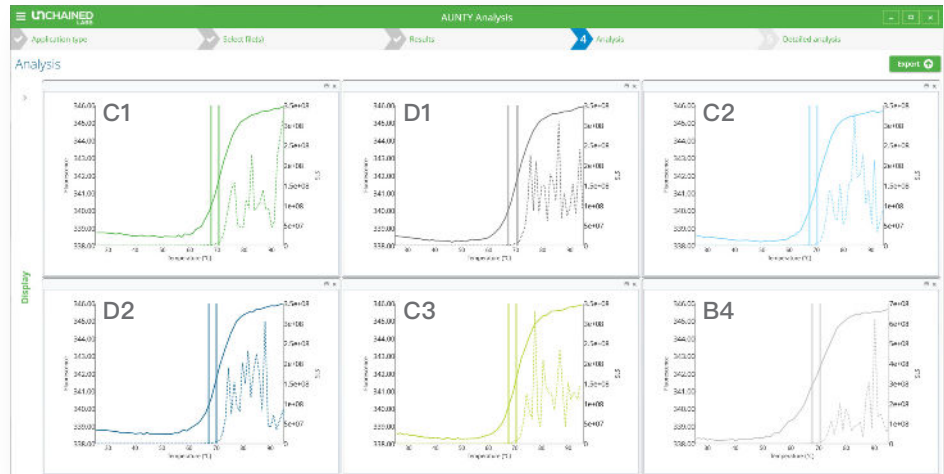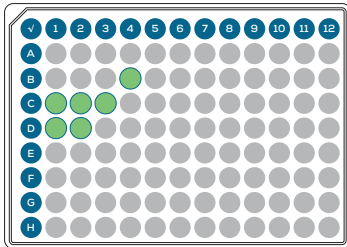

准备就绪 21 CFR Part 11

如果您在一个受监管的环境中工作，便深知数据访问权限及数据完整性是至关重要的。Aunty拥有符合21CFR11合规标准的软件工具，可帮助您全面锁定数据安全。

21CFR11
View your audit trail and list of experiments here.

Audit Trail Experiments Reports **Methods**

group by area Drag a field here to group by that field

	Method Name	Last Modified	Last Known Path	Integrity	Experiment Type	Created By	Updated By	
7	String and polydispersity Jun-05-2025 11593	2025/Jun/05 15:53:55	C:\Aunty\Methods\I	Green	String & polydispers	Super	Super	
8	Out of the box stability Jun-06-2025 11695	2025/Jun/06 19:05:51	C:\Aunty\Methods\I	Green	Out of the box stab	Supervisor2	Supervisor2	
9	Out of the box RD stability Jun-06-2025 115	2025/Jun/06 19:07:17	C:\Aunty\Methods\I	Green	Out of the box stab	Supervisor2	Supervisor2	
10	Isothermal Jun-06-2025 11467	2025/Jun/06 14:39:29	C:\Aunty\Methods\I	Green	Isothermal	Supervisor2	Supervisor2	
11	Isothermal Jun-06-2025 1146565	2025/Jun/06 14:39:39	C:\Aunty\Methods\I	Yellow	Isothermal	Supervisor2	Supervisor2	
12	Isothermal Jun-06-2025 11435	2025/Jun/06 14:36:05	C:\Aunty\Methods\I	Green	Isothermal	Supervisor2	Supervisor2	
13	Freeform Jun-09-2025 11213	2025/Jun/09 12:14:38	C:\Aunty\Methods\I	Green	Freeform	Super	Super	
14	Freeform Jun-09-2025 11211	2025/Jun/09 12:12:21	C:\Aunty\Methods\I	Yellow	Freeform	Super	Super	
15	Capid stability Jun-09-2025 11925	2025/Jun/09 09:26:14	C:\Aunty\Methods\I	Green	Capid stability	Supervisor2	Supervisor2	

Export Method Details Integrity Check Back

自动化稳定性测试

Aunty已完全准备好与实验室自动化系统集成。其SBS格式的96孔板可由液体处理器进行加样与移动，并提供API接口用于获取全部数据。



技术参数

仪器	
样品体积	8 μ L
每次实验最高通量	96
读取96孔样品的时间	1分钟
温度范围	15–95 $^{\circ}$ C
加热速率	0.1–10 $^{\circ}$ C/分钟
温度精度	\pm 0.1 $^{\circ}$ C
仪器尺寸	38 cm (宽) x 54 cm (长) x 38 cm (高); 32 kg
工作电压	自适应电压, 110–240 V AC, 50–60 Hz单相, 熔断器额定值 (F) 5AH 250V, 最大功率400W
激光安全等级	1级激光
合规	软件具有21 CFR Part 11模式
荧光	
可测定参数	T_m 、 T_{onset} 、病毒载体有效载荷释放 T_m 、等温熔解速率
激发	280 nm (紫外) 固态引擎光源, 470 nm (蓝光) 固态引擎光源
检测	光谱仪检测250–720 nm全光谱范围
兼容性	蛋白质内源荧光 报告染料荧光 (DSF、核苷酸染料、膜蛋白染料)
样品精度	<1% CV (T_m)
蛋白质样品浓度	0.05 mg/ml–300 mg/ml IgG (视蛋白质种类而定)
AAV基因组浓度	\geq 5 x 10 ¹¹ vg/ml
光散射	
可测定参数	T_{agg} , T_{size} , 等温聚集速率Z平均直径, 粒径分布, 多分散性, 胶体稳定性: k_D , B_{22} , G_{22}
激发	660 nm (红光) 激光
检测	雪崩光电二极管
SLS 分辨率	\geq 15 kDa的平均MW变化
DLS流体动力学直径范围	0.3–1000 nm
DLS粒径精度	\pm 2%
分子量范围	192 Da–25 MDa
最低样品浓度	SLS: 0.025 mg/ml–300 mg/ml IgG (视蛋白质种类而定) DLS: \geq 0.1 mg/ml 溶菌酶



Unchained Labs

非链（上海）贸易有限公司
上海市浦东新区张江路505号601室
联系电话：021-33780983
邮箱：info@unchainedlabs.com

© 2026 Unchained Labs. All rights reserved.
The Unchained Labs logo, Aunty and the
Aunty logo are trademarks and/or registered
trademarks of Unchained Labs.